

# クリンパーの点検

## バイアルキャップによるクリンパーの点検

### キャップのカシメ状態が悪いと...

- ・バイアルをセットした際、Lidが閉じない
- ・バイアル内の溶媒が反応時に噴出す
- ・バイアル内の圧力が上がらない
- ・Suddenly Temperature/Pressure Drop/Rise Errorが表示する

正しい例



キャップ上面に傷が無い

悪い例



キャップ中心部が盛り上がる



キャップがバイアルを均一に包み込む

クリンパーを確認



手で増し締め

閉めシロ調整のピンとピン止めナットの締め