


# Initiatorにパソコンを接続



LAN接続により、以下の情報がお手持ちのPCから得られます。

システム稼働状態のリアルタイムモニター  
保存データの確認  
ログファイルの確認  
ヘルプ機能(マニュアル等)の閲覧


また、CSVデータを使ったグラフ作成や結果のプリント、MailでのRUN終了通知も可能になります

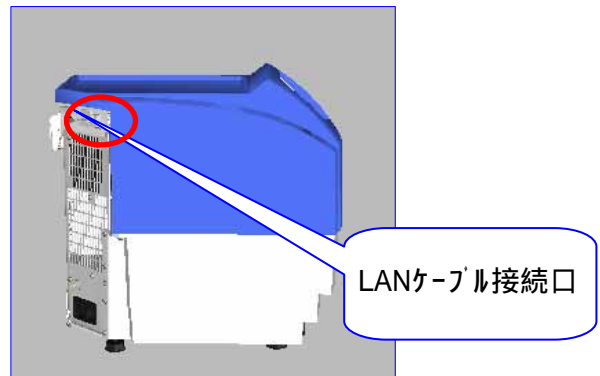

## 1. Initiatorの設定

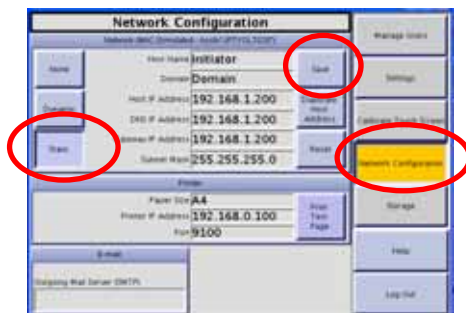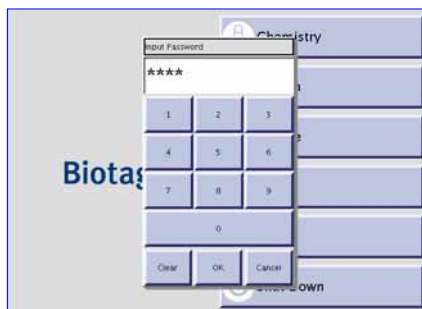

STEP1  
「System」をクリック

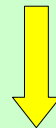

STEP2  
パスワード  
「1234」でOKをクリック



STEP3  
Network Configuration設定

たとえば

Host name : Initiator

Domain : Domain

Host IP address : 192.168.1.200

DNS IP address : 192.168.1.200

Gateway IP address: 192.168.1.200

Subnet mask : 255.255.255.0

を入力後、「Save」しLog Outする  
メイン画面から「Shut down」し、  
再起動します

グループのLANケーブルに接続する場合は、IPアドレスは、使用するグループのアドレスになります

# Initiatorにパソコンを接続


## 2. PCの設定





STEP1  
「スタートメニュー」から  
「コントロール パネル」を開き  
「ネットワーク接続」をクリック



STEP2  
「接続するLAN」の  
プロパティを開く

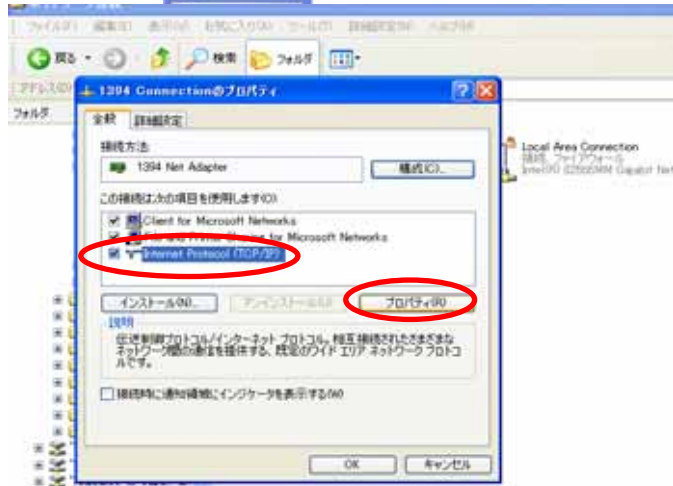

STEP3  
「TCP/IP」のプロパティを開く

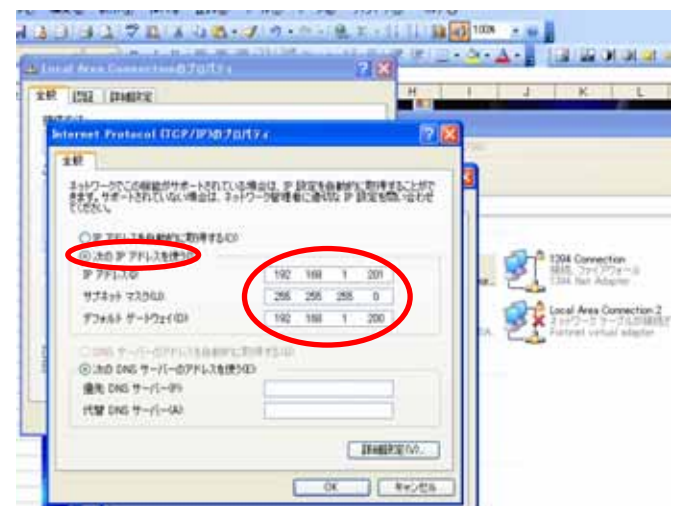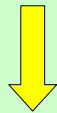

STEP4  
たとえば  
IPアドレス:192 168 1 201  
サブネット マスク:255 255 255 0  
デフォルト ゲートウェイ:192 168 1 200  
を入力後、「OK」をクリックし、  
コントロールパネルを閉じます

*グループのLANに設定する場合は、  
「IPアドレスを自動で取得する」を  
クリックし、アドレスの設定はいりませ  
ん*

3. Initiatorの内容表示

The screenshots show the following content:

- Home Page:** Initiator™ Remote Viewer, Biotage logo, and links for Status, Results, Log files, and Online Help.
- Status Page:** Instrument status table, a graph titled 'temperature, pressure & power graph', and a 'Back' button.
- Results Page:**
  - Users list: Biotage (2007-12-07-01 to 2007-12-11-01)
  - Result: 2007-12-07-01
  - Status: Failed: Maximum pressure exceeded.
  - Reaction 1 details: Status: Failed: Maximum pressure exceeded. Absorption Level: High. Vial: 2.0-2.0 ml. Pre-stirring: 0. Initial power: 0. Dynamic deflector optimization: On.
  - Graphs: Temperature (C), Pressure (bar), and Power (W).

**STEP1**  
Internet Explorerを開く

↓

**STEP2**  
アドレスバーにIPアドレスを入れるとInitiatorのIndexが表示します  
ここでは「http://192.168.1.200/」

↓

**STEP3**  
StatusやResultはをクリックすると表示します

*前の画面に戻る場合は、戻るキーを 使います*